

# Vejledning for IQ Kit® Legionella

## En vandprøve udtages således:

1. ID-mærkat udfyldes og sættes på prøveflasken (HVIDT LÅG).
2. Åben for det varme vand, og lad det løbe 1 min. før prøvetagning.
3. Handsker tages på før udførsel af trin 4 og 5.
4. Prøveflasken (HVIDT LÅG) fyldes op til start af halsindsnævring med vand direkte fra kilden. Undgå at berøre flaskens hals eller inder-siden af låget.
5. Skru låget godt på prøveflasken (HVIDT LÅG).
6. Særlige bemærkninger omkring prøvetagning noteres på bagsiden af følgesedlen, fx:
  - a) Forhold vedrørende prøvetagning.
  - b) Temperatur i varmtvandstanken/-systemet.
  - c) Ved biocidanvendelse i systemet: Tidspunkt for sidste dosering.
7. Læg flasker (også de ubrugte) i IQ Kit®-boksen. Ilæg udfyldt følgeseddel. Luk boksen godt (brug evt. tape), udfyld og påsæt den forudbetalte fragseddel (oven på den brugte) og send boksen til Teknologisk Institut med Post Danmark.

*Prøve fra overflade: Vend*



**IQ  
KIT**



# Vejledning for IQ Kit® Legionella

## Prøve fra overflade udtages således:

1. ID-mærkat udfyldes og sættes på rør med podepind (RØDT LÅG).
2. Handsker tages på før udførsel af trin 3 til 5.
3. Podepind tages ud af rør (RØDT LÅG). Undgå at berøre spidsen.
4. Podepind føres over den pågældende overflade med et let pres.
5. Podepind placeres tilbage i røret (RØDT LÅG), og låget skrues godt på.
6. Særlige bemærkninger omkring prøvetagning noteres på bagsiden af følgesedlen, fx:
  - a) Forhold vedrørende prøvetagning.
  - b) Temperatur i varmtvandstanken/-systemet.
7. Røret med podepinden sendes sammen med prøveflaskerne som foreskrevet på omstående side (trin 7) til Teknologisk Institut.

*Vandprøve: Vend*



**IQ**  
**Kit**

